

Wprowadzono możliwość głębszej konfiguracji generowanych przez program sprawozdań z badań.

Sprawozdanie z badań tworzone jest z szablonów zapisanych w folderze SZABLONY, generowany podczas tworzenia sprawozdania z badań plik tworzony jest właśnie z fragmentów zapisanych w tym folderze, mimo że pliki tam zapisane mają rozszerzenie rtf, należy je otwierać za pomocą notatnika. Znaczenie poszczególnych plików w generowanym sprawozdaniu zapisano w pomocy Identyfikatory.txt znajdującej się w folderze POMOC a nazwy plików są intuicyjne. Teraz użytkownik może w prosty sposób zmienić „słowa, zwroty” w tworzonym sprawozdaniu z badań.

Omówmy to na przykładzie.

Nie odpowiada ci nazewnictwo użyte w punkcie 5. Generowanego sprawozdania z badań

Jest: **5. CEL BADAŃ I POMIARÓW**

Ma być: **5. CEL POMIARÓW**

Aby dokonać zmiany powinieneś otworzyć w notatniku szablon *CELBADAN.rtf* lub *CELBADANIZAKRES.rtf* jeśli zaznaczyłeś opcję „**umieść zakres badań**” w „**Ustawieniach sprawozdania z badań**”

Następnie należy odnaleźć ciąg słów **CEL BADAŃ I POMIARÓW** w otwartym szablonie, znajdziesz tam ciąg

```
{\b\f16\fs22 <NRC>. CEL BADA\d1 I POMIAR\d3W
```

Interesuje nas wytluszczony tekst, jak widać polskie znaki kodowane są za pomocą: \d1 litera Ó i \d3 litera Ó.

Zastąpmy ten ciąg identyfikatorem <<<Mój pierwszy identyfikator>>> otrzymamy ciąg (znaki <<< i >>> są obowiązkowe, tekst w środku jest dowolny)

```
{\b\f16\fs22 <NRC>. <<<Mój pierwszy identyfikator>>>
```

I zapiszmy wprowadzone zmiany a następnie zamknijmy plik *CELBADANIZAKRES.rtf*

Teraz należy otworzyć plik *Zwroty.ini* znajdujący się w folderze głównym programu laborant i w sekcji [Zwrot] na dole umieścić swój identyfikator (znak = jest obowiązkowy).

```
<<<Mój pierwszy identyfikator>>>=CEL POMIAR\d3W
```

Teraz należy zapisać i zamknąć plik *Zwroty.ini*.

Wygeneruj sprawozdanie i sprawdź działanie programu.

Przed wprowadzaniem jakichkolwiek zmian do szablonów należy dla bezpieczeństwa zrobić kopię. Nie martw się o uszkodzenie szablonów dostępne są do pobrania na stronie „Nakładki”.

Jeśli chcesz zmienić większą ilość zwrotów w generowanym sprawozdaniu skontaktuj się z firmą An-Lab w celu udostępnienia programu, przeprowadzającego te operacje, lub pobierz program SzablonyFrazy.exe.